


PMMA樹脂ペレット (ポリメチルメタクリレート)

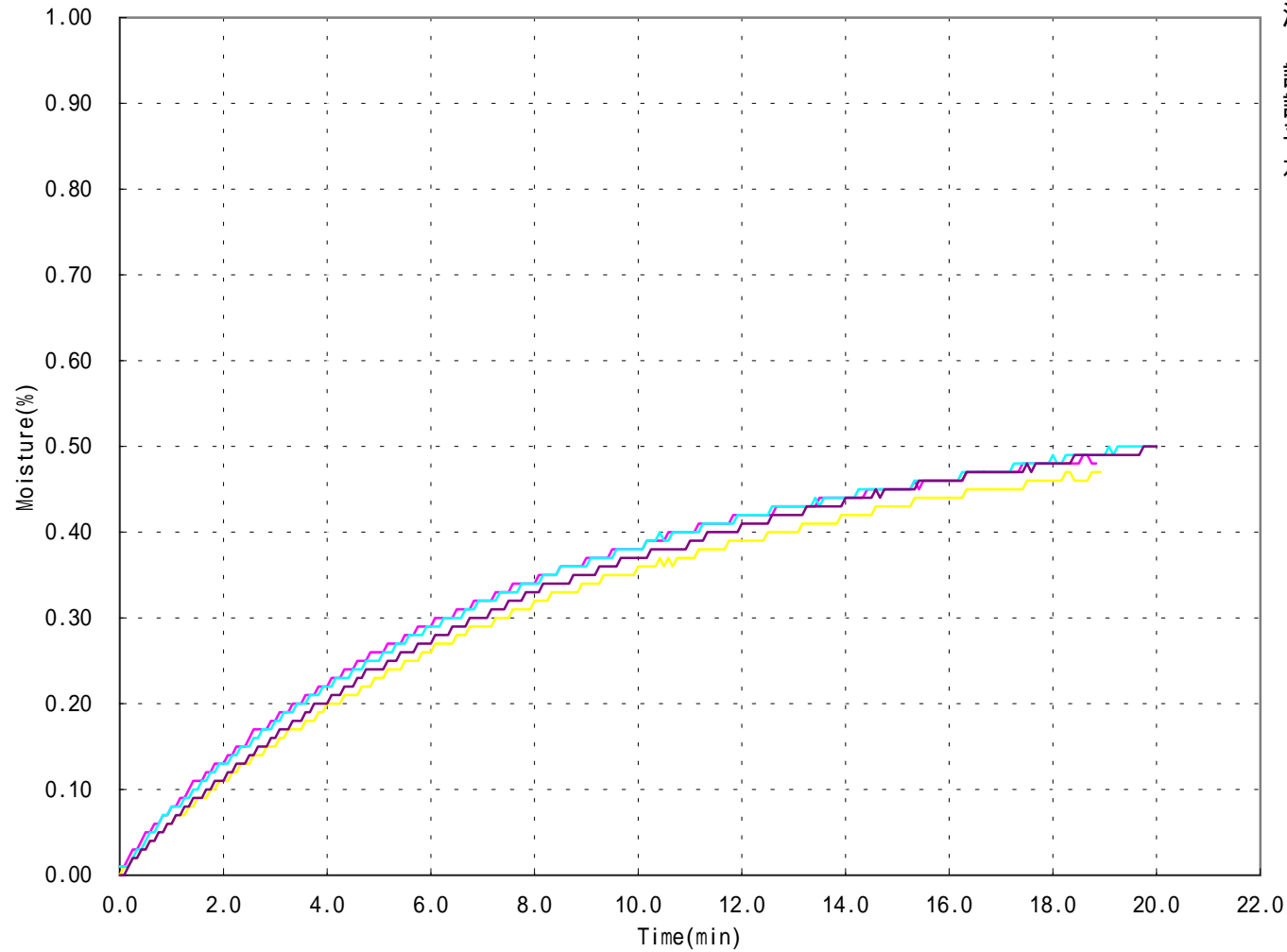

測定機種:MX-50
測定モード:自動終了モード
(終了条件:0.005%/min)

試料質量 10g
試料皿温度 100
平均測定時間 19.4分

水分率
平均値 0.488%
再現性 0.0150%
C V 値 3.07%

1回目 0.48%
2回目 0.47%
3回目 0.50%
4回目 0.50%

備考:
測定時、においが強い
カールフィッシャー法にて

加熱温度 100
試料質量 0.2g
測定回数 4回

測定結果
平均測定時間 30.4分
平均水分率 0.301%
再現性 0.0131%